



-  oleotest.com
-  vimeo.com/oleotest
-  facebook.com/oleotest



oleotest
TRUST IT

CONTEÚDO DA EMBALAGEM



- **Tubo de Polipropileno de 5 ml (60x16 mm) contendo reagente químico OleoTest**

A embalagem final contém:

- Tubos rotulados em quantidade de 10, 25 ou 50 tubos;
- Suporte Anti queimadura;
- Instruções de utilização e exemplo de registo de resultados;
- Embalagem exterior com tabela de cores e instruções de utilização;

A rotulagem do produto (caixa) contém:

- Identificação do produtor;
- Referência do produto;
- Nome do Produto;
- Identificação do lote de produção;
- Data de validade;
- Condições de armazenamento;

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1. Identifique o tubo.
2. Coloque o tubo no suporte anti-queimadura e abra-o.
3. Recolha a amostra.
4. Verta a amostra para o tubo.
5. Coloque a amostra até à parte inferior da etiqueta.
Atenção: Use sempre o suporte anti-queimaduras para evitar queimar-se.
6. Amostras recolhidas à temperatura ambiente podem ser aquecidas (micro-ondas, banho maria).

7. Coloque a tampa no tubo.
8. Agite até completa dissolução e mistura das fases.
9. Espere 2 minutos para a reação ocorrer.
10. Compare os resultados com a escala de cores fornecida.
11. Descarte a gordura se o resultado for superior a 25% de compostos polares (cor 5).
12. Registe os resultados na folha de registos fornecida.
13. Guarde o teste realizado para referência futura.

